


# DELVOTEST SP NT

## Quick guide


Kontrol af mælk for indhold af antibiotika rester.

- ✓ Tænd for Delvotest inkubatoren 5 min. inden brug.
- ✓ Udtag en mælkeprøve i ren beholder.
- ✓ Vask hænder og tag æsken med Delvotest ud af køleskabet.
- ✓ Åbn æsken.

1. Tag det ønskede antal ampuller ud af rammen. Pas på ikke at beskadige de resterende ampullers folie.

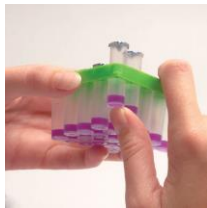

2. Åbn ampullerne ved at prikke hul i alufolien med ampulrammens hjørne eller en saks. Mærk ampullerne med prøvens id. nummer.

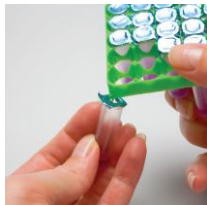

3. Tag en ny engangspipette til hver mælkeprøve. **Pipetterne må ikke genbruges.** Berør ikke spidsen, der kommer i kontakt med mælken.



4. Kom mælken i pipetten ved at trykke én gang på den lille bold i toppen, holde fast i den og stikke pipettens spids ca. 1 cm ned i mælkeprøven. Lad derefter trykket på bolden, så fyldes pipetten med den korrekte mængde (0,1 ml) mælk. **Bemærk:** Efter pipettering opfanges en smule overskydende mælk i pipettereservoiret (den lille nederste bold). Gentag pipetteringen, hvis der ikke er mælk i reservoiret.




5. Overfør mælkeprøverne ved forsigtigt at trykke den samme øverste bold helt sammen, så mælken kommer lige ned i agarmediet. **Bemærk:** Den lille overskydende mælkmængde bliver i den nederste bold.



6. Tjek inkubatorens temperatur (64° C +/- 0,5° C). Sæt ampullerne i inkubatoren. Registrer klokkeslæt og indstil timeren til 3 timer.



7. Aflæs farven på den massive agar i ampullerne efter 3 timer.

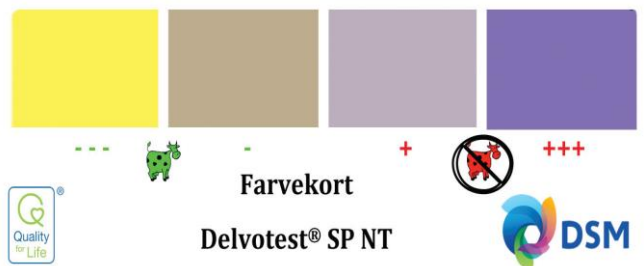

**VikShop**

Tlf: 30380029

Mail: info@vikingdanmark.dk

